

Beständigkeitslisten / Résistance chimique pour gants

	Nitril Nitrile			Neopren Néoprène			Polyvinylalkohol (PVA) Alcool de Polyvinyle (PVA)			Polyvinylchlorid (PVC) Chlorure de Polyvinyle (PVC)			Naturkautschuk Caoutchouc Naturel		
	Degradationsindex Valeur de Dégénération	Durchbruch Temps de Perméation	Permeation: Index Vitesse de Perméation	Degradationsindex Valeur de Dégénération	Durchbruch Temps de Perméation	Permeation: Index Vitesse de Perméation	Degradationsindex Valeur de Dégénération	Durchbruch Temps de Perméation	Permeation: Index Vitesse de Perméation	Degradationsindex Valeur de Dégénération	Durchbruch Temps de Perméation	Permeation: Index Vitesse de Perméation	Degradationsindex Valeur de Dégénération	Durchbruch Temps de Perméation	Permeation: Index Vitesse de Perméation
23. Cellosolve® Lösemittel/Solvant Cellosolve®	G	3,5 h	G	E	4 h	E	-	1,2 h	G	P	-	-	E	25 min	VG
24. Chlorbenzol/Chlorobenzène	NR	-	-	NR	-	-	E	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
25. Clornaphthalin/Chloronaphthalène	P	-	-	NR	-	-	G	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
26. Chloroform/Chloroforme	NR	-	-	NR	-	-	E	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
27. Chlorothene®/Chlorothène® VG	F	1,5 h	P	NR	-	-	G	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
28. Chlorwasserstoffsäure/Acide muriatique	E	ND	-	E	ND	-	NR	-	-	E	>5 h	-	E	4,8 h	-
29. Chlorwasserstoffsäure/A. chlorhydrique, 10 %	E	ND	-	E	ND	-	NR	-	-	E	ND	-	E	ND	-
30. Chlorwasserstoffs./A. chlorhydrique, conc.	E	ND	-	E	ND	-	NR	-	-	E	>5 h	-	E	4,8 h	-
31. Chromsäure/Acide chromique, 50 %	F	4 h	-	NR	-	-	NR	-	-	G	ND	-	NR	-	-
32. Cyclohexanol/Cyclohexanol	E	ND	E	E	3 h	E	G	ND	E	E	6 h	E	E	10 min	G
33. Diacetonalkohol/Diacétone alcool	G	4 h	E	E	ND	E	-	2,5 h	G	NR	-	-	E	15 min	VG
34. Dybutylphthalat/Phthalate de dibutyle	G	ND	E	F	5h	VG	E	ND	E	NR	-	-	E	20 min	-
35. Diethylamin/Diéthylamine	F	45 min	F	P	-	-	NR	-	-	NR	-	-	NR	-	-
36. Diisobutylketon/Di-isobutyl cétone, DIBK	E	2 h	F	P	-	-	G	ND	E	P	-	-	P	-	-
37. Dimethylacetamid/Acétamide de diméthyle	NR	-	-	NR	-	-	NR	-	-	NR	-	-	E	15 min	G
38. Dimethylformamid/Formamide de diméthyle	NR	-	-	G	1 h	G	NR	-	-	NR	-	-	E	25 min	VG
39. Dimethylsulfoxid/Sulphoxide de diméthyle	E	>4 h	VG	E	>3 h	G	NR	-	-	NR	-	-	E	3 h	E
40. Dioctylphthalat/Phthalate de dioctyl, DOP	G	<6 h	E	G	2 h	E	E	30 min	F	NR	-	-	P	-	-
41. Dioxan/Dioxane	NR	-	-	NR	-	-	P	-	-	NR	-	-	F	5 min	F
42. Eisessig/Acide acétique, glacial	G	4,5 h	-	E	>6 h	-	NR	-	-	F	3 h	-	E	1,8 h	-
43. Epichlorhydrin/Epichlorhydrine	NR	-	-	F	10 min	F	E	5 h	E	NR	-	-	E	5 min	F
44. Ethylalkohol/Alcool d'éthylque	E	4 h	VG	E	3 h	VG	NR	-	-	G	1 h	VG	E	15 min	VG
45. Ethylacetat/Acétate d'éthyle	NR	-	-	F	20 min	G	F	ND	E	NR	-	-	G	5 min	F
46. Etylendichlorid/Dichlorure d'éthylène	NR	-	-	NR	-	-	F	ND	E	NR	-	-	P	-	-
47. Ethylenglycol/Éthylène glycol	E	ND	E	E	ND	E	F	2 h	VG	E	ND	E	E	ND	E
48. Ethylether/Éther sulphurique	E	2 h	G	E	10 min	G	G	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
49. Ethylglycoether/Éthet glycol sulphurique	G	3,5 h	G	E	4 h	E	-	1,2 h	G	P	-	-	E	25 min	VG
50. Flusssäure/Acide fluorhydrique, 48 %	E	2 h	-	E	1,2 h	-	NR	-	-	G	40 min	-	E	3,1 h	-
51. Formaldehyd/Formaldéhyde	E	ND	E	E	2 h	VG	P	-	-	E	1,3 h	VG	E	10 min	G
52. Freon® TF/Fréon®TF	E	ND	E	E	2 h	VG	G	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
53. Freon® TMC/Fréon®TMC	NR	-	-	NR	-	-	G	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
54. Furfural/Furfural	NR	-	-	G	2 h	G	F	ND	E	NR	-	-	E	15 min	VG
55. Gerbsäure/Acide tannique, 65 %	E	ND	E	E	ND	E	P	-	-	E	ND	E	E	ND	-
56. Gummilösemittel/Solvant pour caoutchouc	E	ND	E	G	1 h	G	E	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
57. Hexamethyldisilazan/Hexaméthylsilazane	E	ND	-	E	60 min	-	G	ND	-	P	-	-	F	15 min	F
58. Hexan/Hexane	E	ND	E	E	1,5 h	G	G	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
59. Hydrazin, 65 %/Hydrazine, 65 %	E	ND	-	E	ND	-	NR	-	-	E	ND	-	E	2,5 h	VG
60. Hydrochinon, gesättigt/Hydroquinone, saturé	E	ND	E	E	ND	E	NR	-	-	E	ND	E	G	ND	E
61. Iso-Octan/Iso-octane	E	6 h	E	E	6 h	E	E	ND	E	P	-	-	NR	-	-
62. Isobuthylalkohol/Alcool isobutylique	E	ND	E	E	ND	E	P	-	-	F	10 min	VG	E	15 min	VG
63. Isoprophylalkohol/Alcool isopropylique	E	ND	E	E	ND	E	NR	-	-	G	2,5 h	E	E	20 min	VG
64. Kaliumhydroxid/Hydroxide de potassium, 50 %	E	ND	-	E	ND	-	NR	-	-	E	ND	-	E	ND	-
65. Kerosin/Kérosène	E	ND	E	E	ND	E	G	ND	E	F	>6 h	E	NR	-	-
66. Kohlenstoffdisulfid/Disulfure de carbone	G	30 min	F	NR	-	-	E	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
67. Kohlenstofftetrachlorid/Tétrachlorure de carb.	G	2,5 h	G	NR	-	-	E	ND	E	F	25 min	F	NR	-	-
68. Königswasser/Eau régale	F	ND	-	G	ND	-	NR	-	-	G	2 h	-	NR	-	-
69. Laurinsäure/Acide laurique, 36 % Etoh	E	ND	-	E	ND	-	NR	-	-	F	15 min	-	E	ND	-
70. Lösungsbenzin/White spirit, regle 66	E	ND	E	G	ND	E	E	ND	E	F	2,5 h	VG	NR	-	-
71. Maleinsäure, gesättigt/Acide maléique, saturé	E	ND	-	E	ND	-	NR	-	-	G	ND	-	E	ND	-
72. Methyl Cellosolve®/Méthylcellosolve®	F	11 min	G	E	70 min	VG	G	30 min	G	P	-	-	E	20 min	VG
73. Methyl t-butyleter/Méthyle éther de butyle	E	ND	E	P	-	-	G	ND	E	NR	-	-	NR	-	-
74. Methylalkohol/Alcool méthylique	E	11 min	F	E	15 min	E	NR	-	-	G	45 min	G	E	20 min	VG