


## Modèles 7260 B et BT - AXION

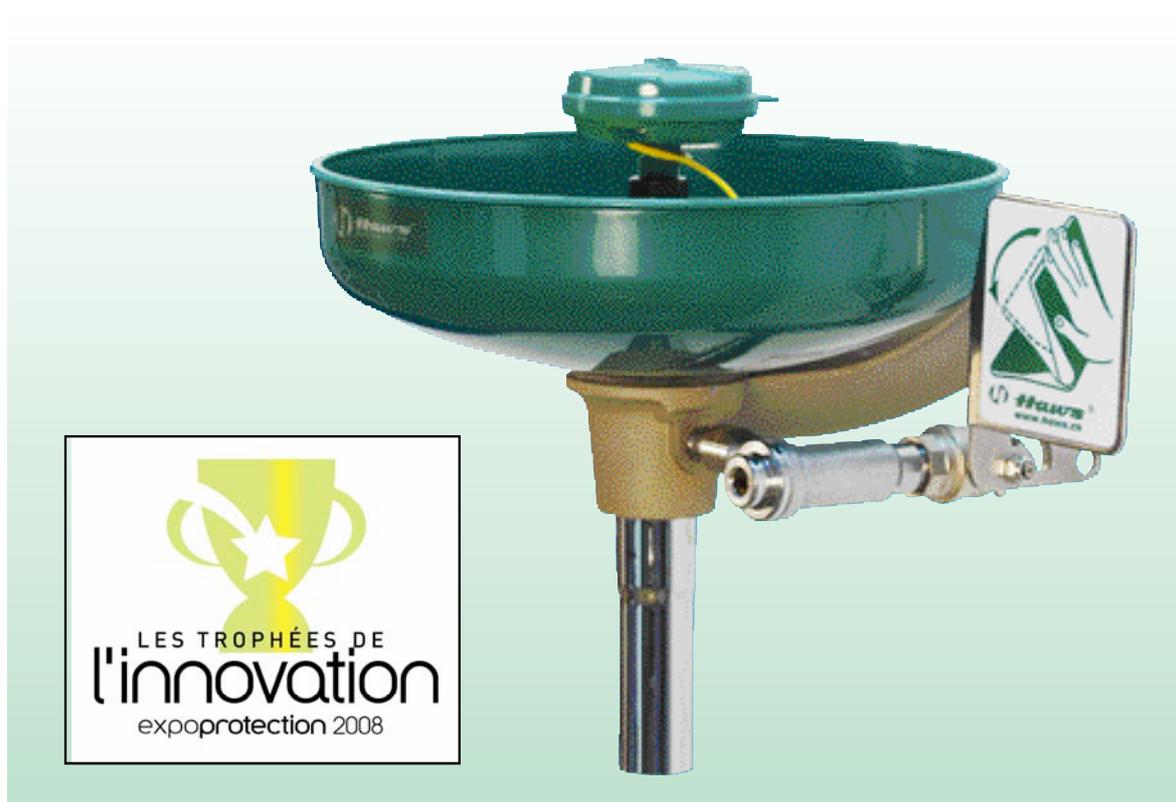

Laveur d'yeux ou de visage mural Série Axion™ à cuvette en ABS, tête d'aspersion à flux laminaire inversé en ABS traité antimicrobien SANIGUARD™ munie d'une capsule de protection et de son régulateur de pression. Livré avec le "kit interchangeable" laveur d'yeux seul et laveur d'yeux et de visage. Vanne en laiton chromé type « maintien à l'ouverture », actionnée par palette à main. Filtre à tamis inox intégré et interchangeable, fixation murale en aluminium anodisé, évacuation par tube droit

*Alimentation : Ø 1/2" (15x21)*

*Evacuation du LY : Ø 1" 1/4 (33x42)*

*Pression d'alimentation : minimum 2 bars - 3 bars recommandés*

*Matériel fourni avec panneau de signalisation normalisé AFNOR - NFX08003*

**Existe avec siphon chromé : modèle 7260 BT-AXION**

**Modèle représenté: 7260 B-AXION**

**Disponibilité • Expérience • Qualité**

Z.I. des Chanoux - 8, Rue Henri Becquerel

93330 Neuilly sur Marne




Tél : 01 43 00 20 01 - Fax : 01 43 00 99 11

Web : [www.comimex.fr](http://www.comimex.fr)

E mail : [comimex@comimex.fr](mailto:comimex@comimex.fr)

**COMIMEX**

**Haws**  
corporation

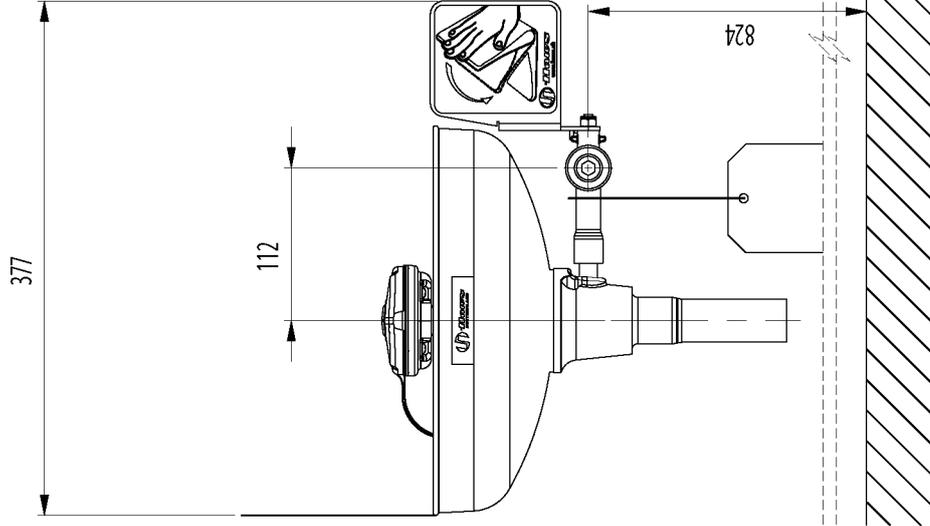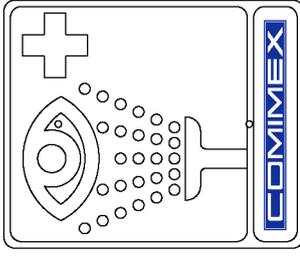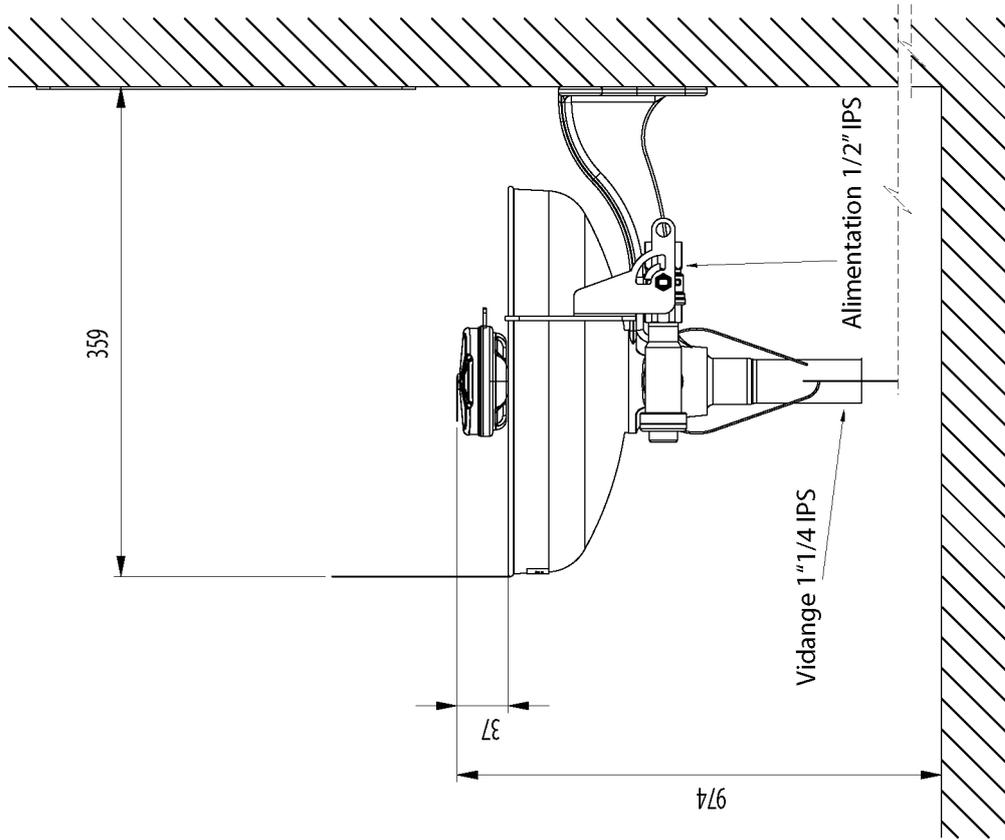

Matériel fabriqué sous ISO 9001 et répondant aux normes:

- AFNOR NFX08003 (couleur)
- NF EN 15154 - 1 et 2
- ANSI-Z358-1.2004
- OSHA
- UL
- DIN 12999
- UNI-9608-4.1990
- ISO 3864

Ces dimensions peuvent varier de +/- 1/2" (12,7mm)

<b>COMIMEX</b>	
ZI des Chanoux - 8 Rue Henri Becquerel - 93330 - Neuilly-sur-Marne	
Tel. +33 (1) 43 00 20 01 - Fax: +33 (1) 43 00 99 11	
Site Web: www.comimex.fr - Email: comimex@comimex.fr	
Approuvé	DATE
Design	Març 2009
Intitulé	
Laveur d'yeux mural	
Format	Référence
A4	7260B-Axion



Haws  
corporation

axion™

msr


## • Une réflexion scientifique •

Pourquoi le flux laminaire inversé ?

L'œil humain est constitué d'un système de nettoyage et de lubrification automatique : le système lacrymal. Celui-ci comporte des glandes qui produisent les larmes. Ces glandes sont au nombre de deux, une sur la partie extérieure de l'œil, l'autre sur la partie intérieure, celle-ci étant reliée directement avec le nez. C'est pourquoi notre nez coule lorsque nous pleurons.

Avec les laveurs d'yeux traditionnels, les produits dangereux sont dirigés de l'extérieur vers l'intérieur du visage, risquant une contamination des fosses nasales.

Le system axion™ en dirigeant le flux d'eau vers l'extérieur du visage, permet d'évacuer les produits contaminants dans le sens opposé au canal reliant l'œil à la fosse nasale, tout en les canalisant vers la cuvette du laveur d'yeux.

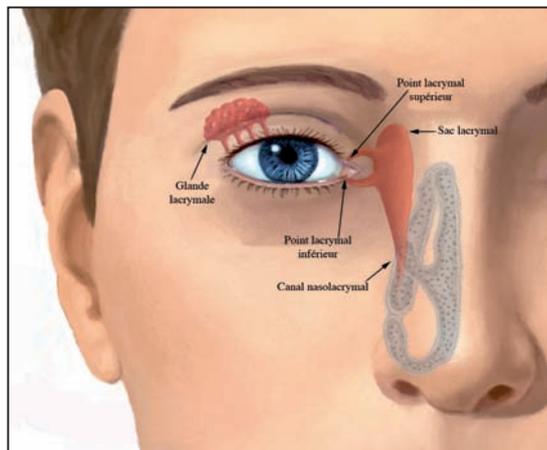

### • 1er prix des trophées de l'innovation 2008 risques industriels et naturels •

En comparaison avec les laveurs d'yeux habituels, le system axion© est une véritable évolution. Sur un marché traditionnellement peu innovant, nous prouvons une fois encore notre savoir faire et notre volonté de vous offrir des produits alliant technologie, ergonomie et sécurité.

#### • Le flux inversé :

L'irrigation des yeux est dirigée vers la partie externe du visage afin de ne pas entraîner les produits contaminant à l'intérieur du nez où leur absorption pourrait être une cause aggravante. Cette technique s'inspire directement des méthodes ophtalmologiques qui préconisent d'introduire le fluide de rinçage à la partie interne de l'œil en le laissant couler vers l'extérieur. Axion est le seul procédé respectant aujourd'hui cette règle.

#### • Jets laminaires pour un flux plus consistant :

Une autre première, le flux laminaire. En termes simples, c'est un flux exempt de turbulences car l'eau est «découpée en lamelles» assurant une répartition optimisée de l'eau.

#### • Vitesse verticale réduite :

Parce que les deux jets sont dirigés presque à la verticale ceux-ci se brisent lentement au point de contact naturel avec les yeux. Il en résulte un rinçage plus agréable et une irrigation plus efficace.

#### • Traitement anti-microbien SANIGUARD™ :

Les composants du système sont pourvus d'une protection anti-microbienne SANIGUARD™ conçue pour empêcher la prolifération des bactéries. Ce traitement garantissant une sécurité et une longévité accrue.

#### • Compatibilité :

Fidèles à nos habitudes, ce nouveau dispositif est adaptable à la majeure partie de nos produits dont vous êtes déjà équipés. Ainsi nouveaux et anciens équipements pourront cohabiter sans vous poser de problèmes de maintenance.

#### • Modularité :

Une opération simple, vous permet de choisir entre la version laveur d'yeux ou la version laveur d'yeux et de visage. Le système AXION vous permettra d'adapter votre besoin à votre risque.



avec COMIMEX

Z.I. des Chanoux - 8, rue Henri Becquerel - 93330 Neuilly-Sur-Marne

Tél. : +33 1 43 00 20 01 - Fax : + 33 1 43 00 99 11

email : comimex@comimex.fr - Internet : www.comimex.fr